



Cómo volver a la configuración predeterminada


1. Para restaurar los ajustes generales, iremos a los “ajustes avanzados” del software en la parte superior derecha.

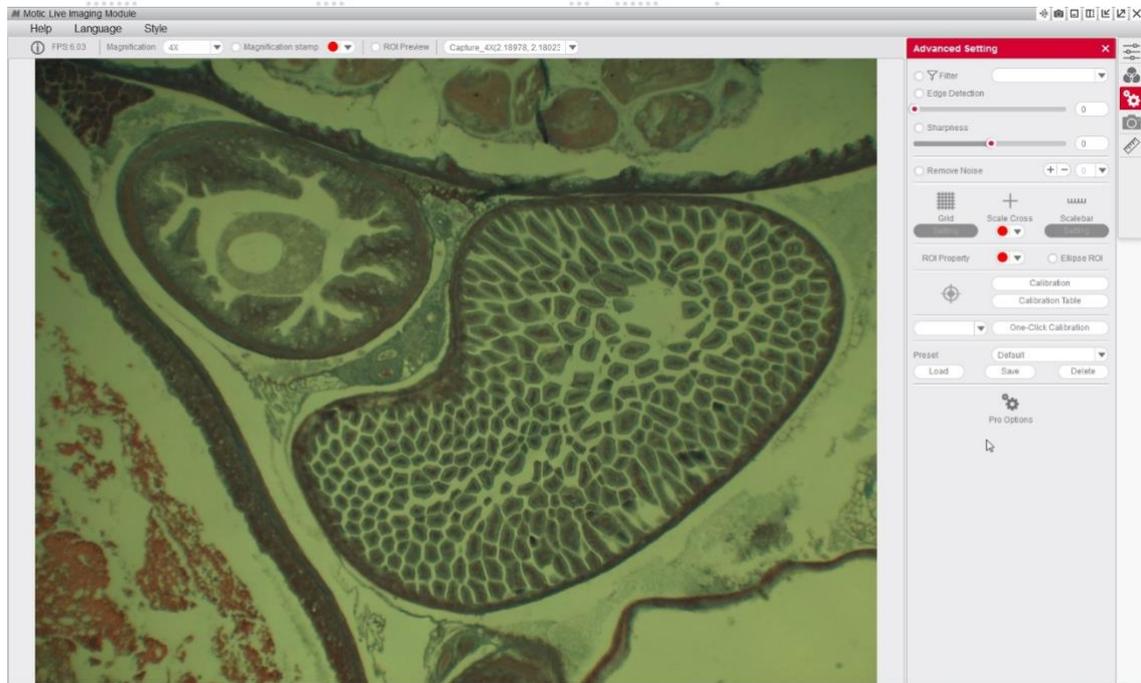


2. Verá que hay un desplegable en la opción “Pre ajustes” en la parte inferior, en este desplegable hay un ajuste llamado “Predeterminado”.

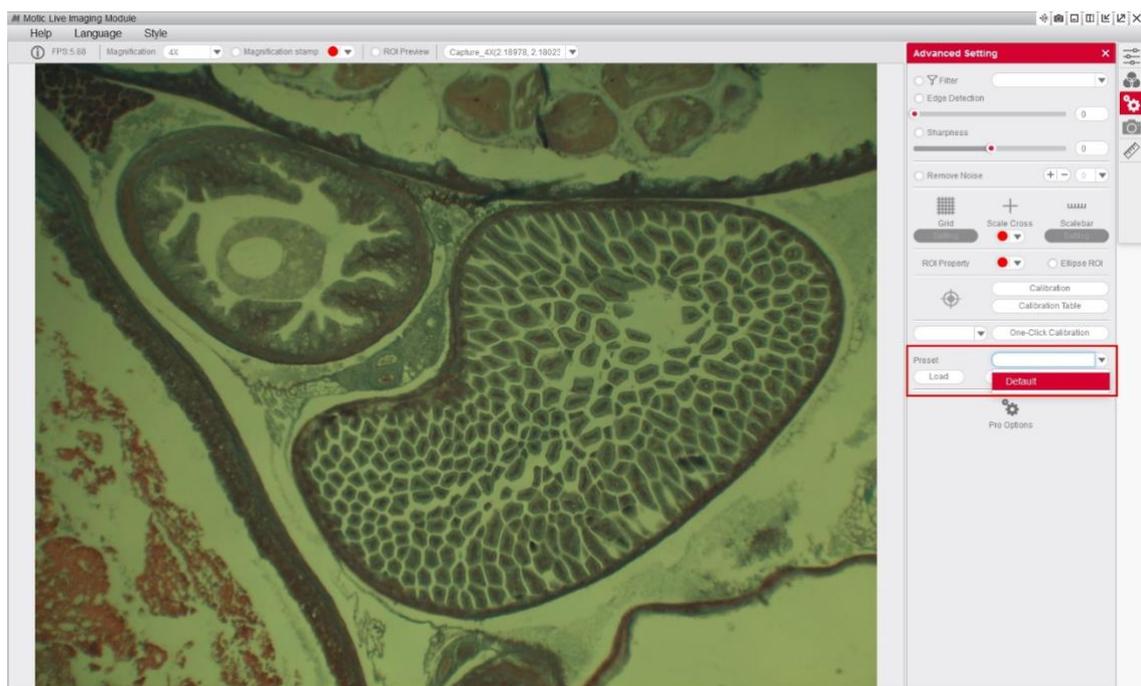

3. Seleccionaremos la opción “predeterminado” y hacemos click en “Cargar”.

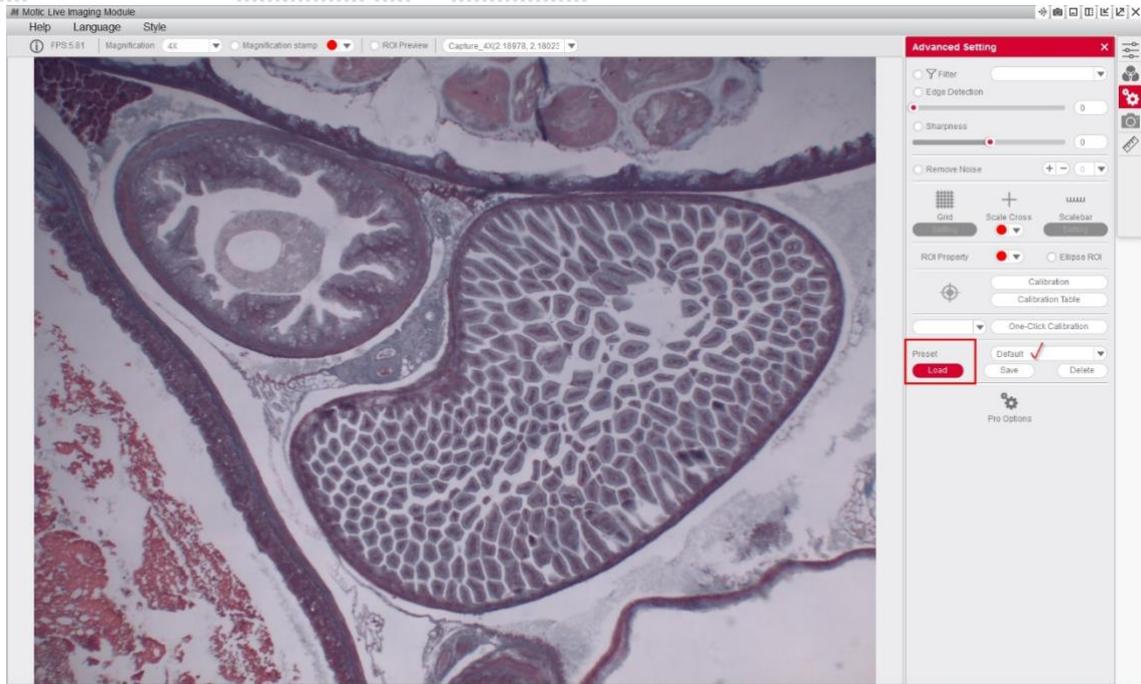

4. El software habrá cargado los ajustes generales por defecto.

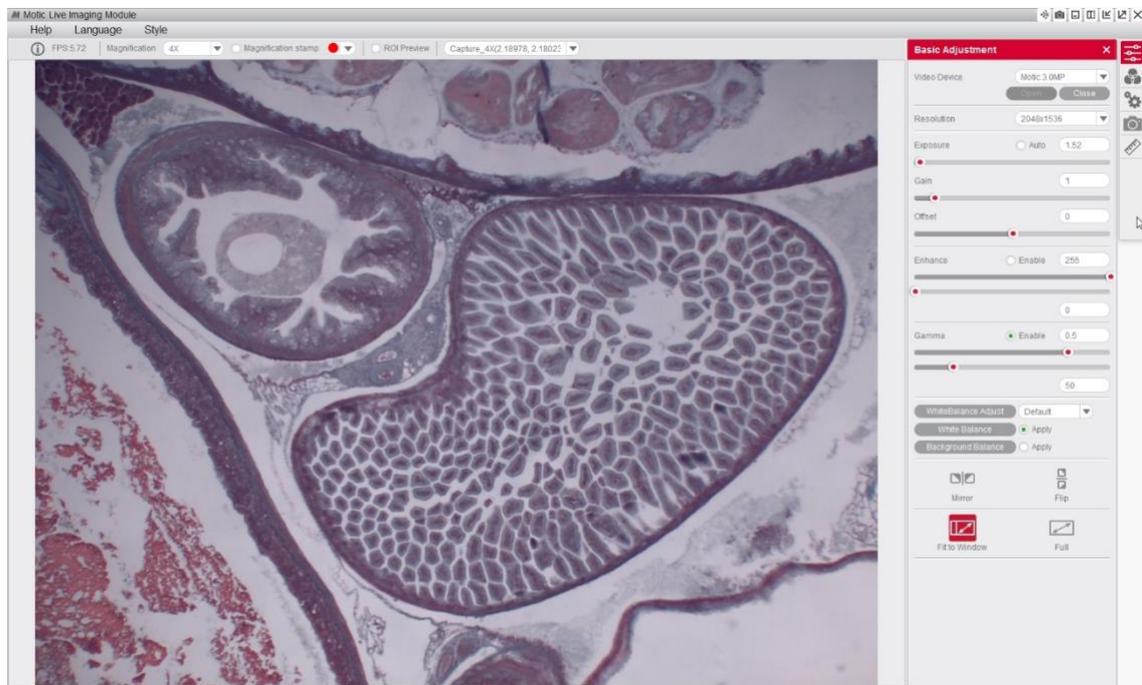

Para ver más manuales y aprender sobre las diferentes funciones de nuestro software, visite nuestra web www.moticamseries.com

También puede contactar con nuestro Departamento Digital enviando un e-mail a la siguiente dirección: digital.support@moticEurope.com