



Cómo comenzar a utilizar Motic Images Plus 3.0


- 1- Una vez iniciado el software, para ir a la imagen en vivo deberá seleccionar el siguiente icono en la pantalla principal del software (Live Image Window)

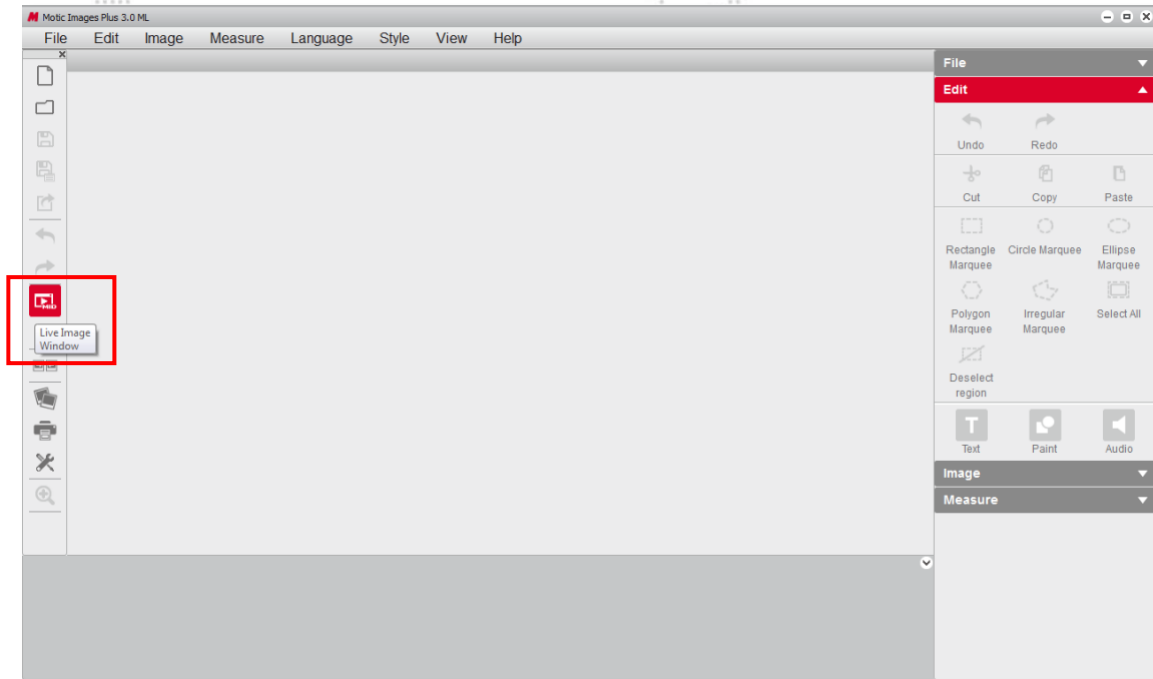


- 2- Aparecerá una ventana con la imagen de la cámara en vivo,

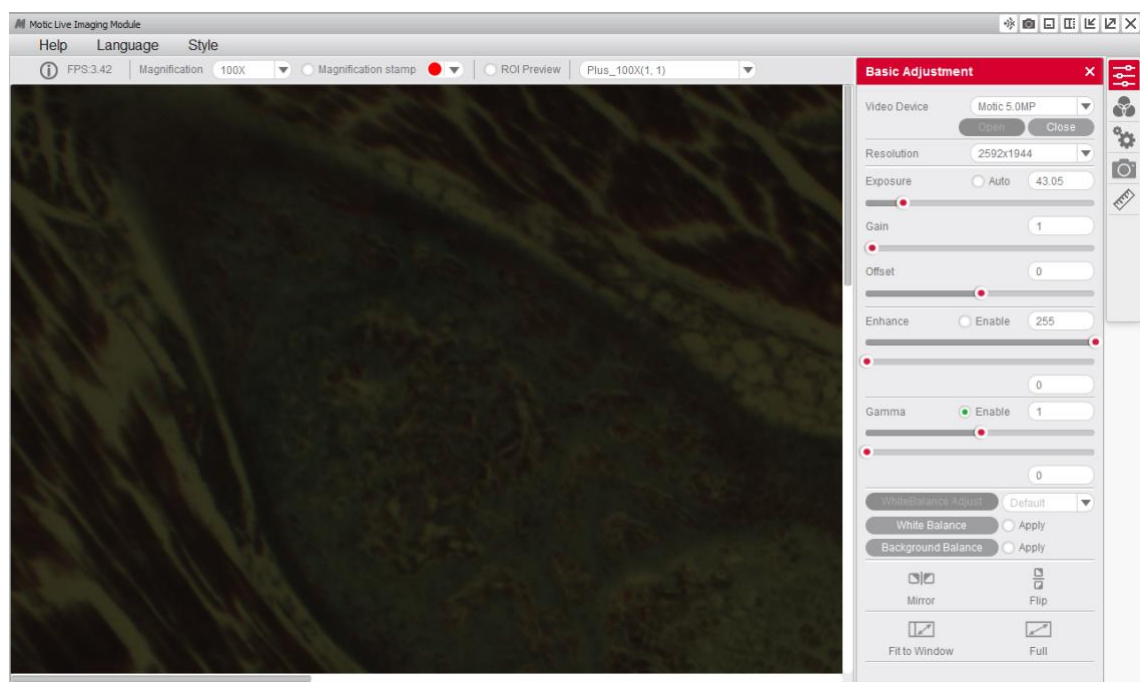


- 3- En primer lugar, haga clic en la casilla "Ajustar a la ventana" con el fin de obtener la imagen completa del sensor comprimido en el tamaño de su pantalla.

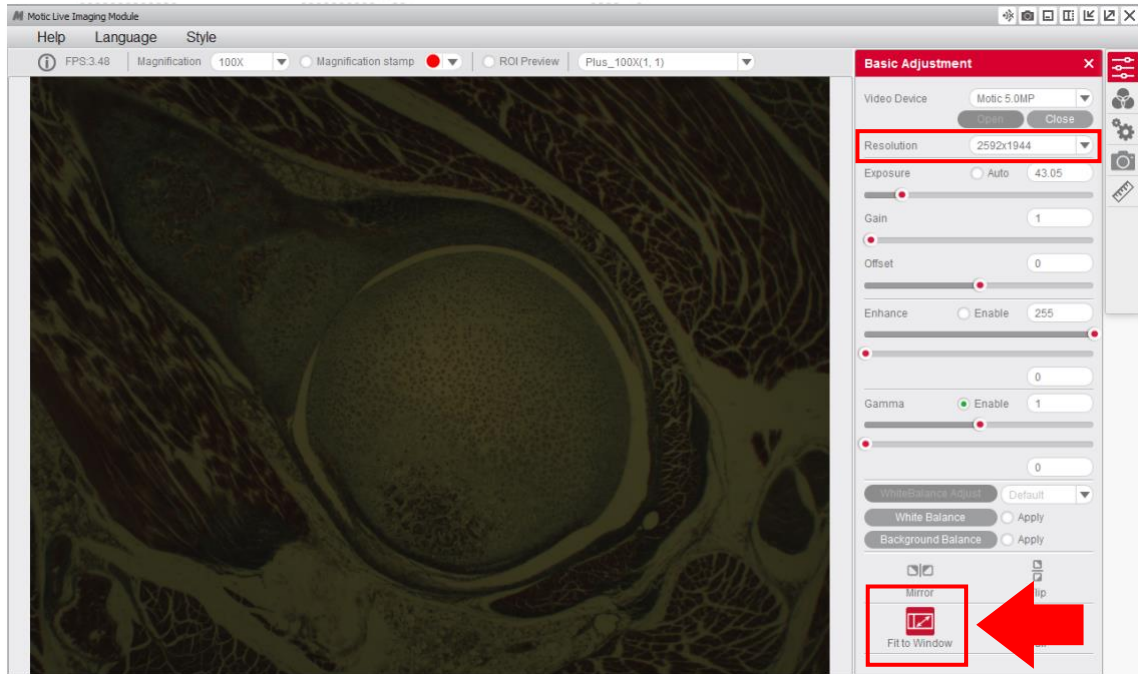


- 4- Haga clic en el cuadro "Auto" para activar la función de exposición automática del software. Dependiendo para qué aplicación utilice su microscopio (Contraste de fases, campo oscuro, etc..) es probable que sea conveniente hacerlo de manera manual.

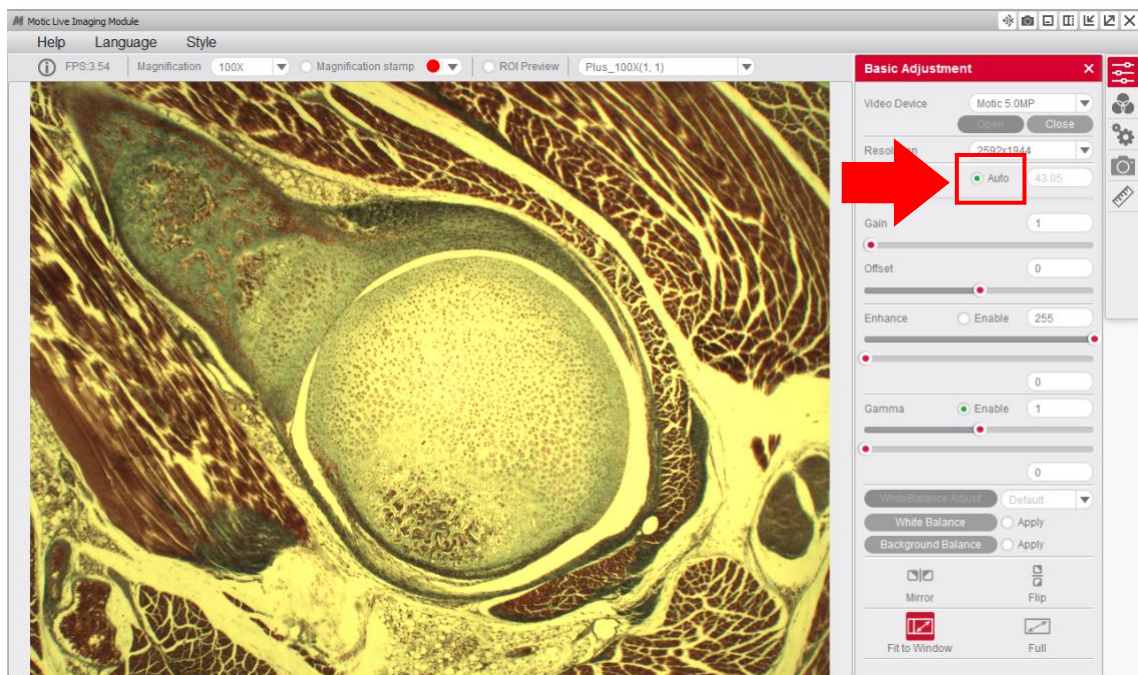


- 5- Seleccione la opción "balance de blancos" para obtener una imagen con colores reales, si aún así su imagen no coincide, seleccione manualmente una área de la imagen en blanco y haga clic en balance de blancos.

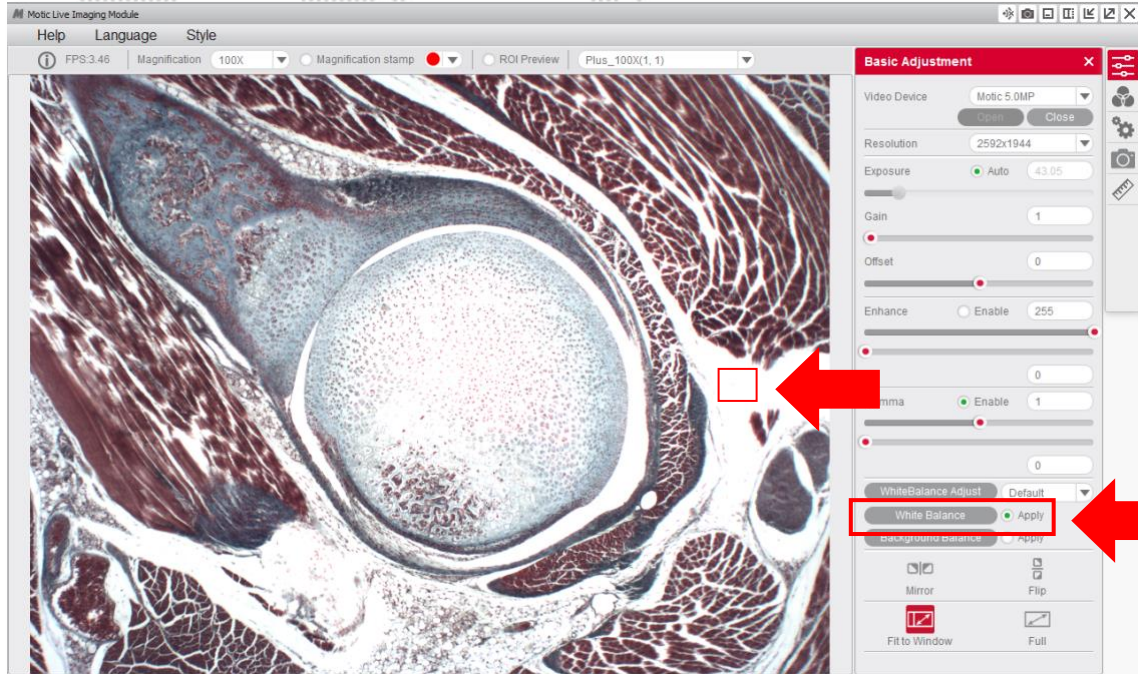

- 6- La pestaña de captura le mostrará tres posibilidades de
1) Captura foto; 2) Captura automática (lapso de tiempo) y 3) Captura de vídeo.

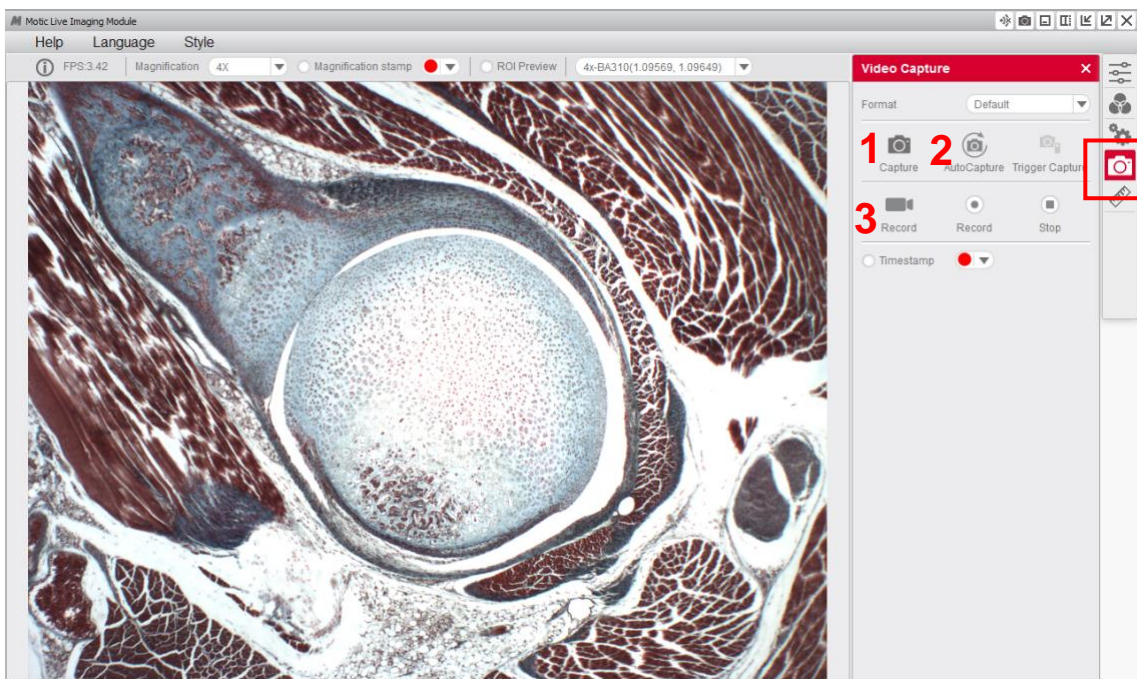

- 7- Una vez capture la imagen, se transferirá a la interfaz Motic Images Plus 3.0, donde se encuentran varias funciones para editar y manipular su imagen. Incluyendo una amplia gama de posibilidades de medición después de haber hecho la calibración.

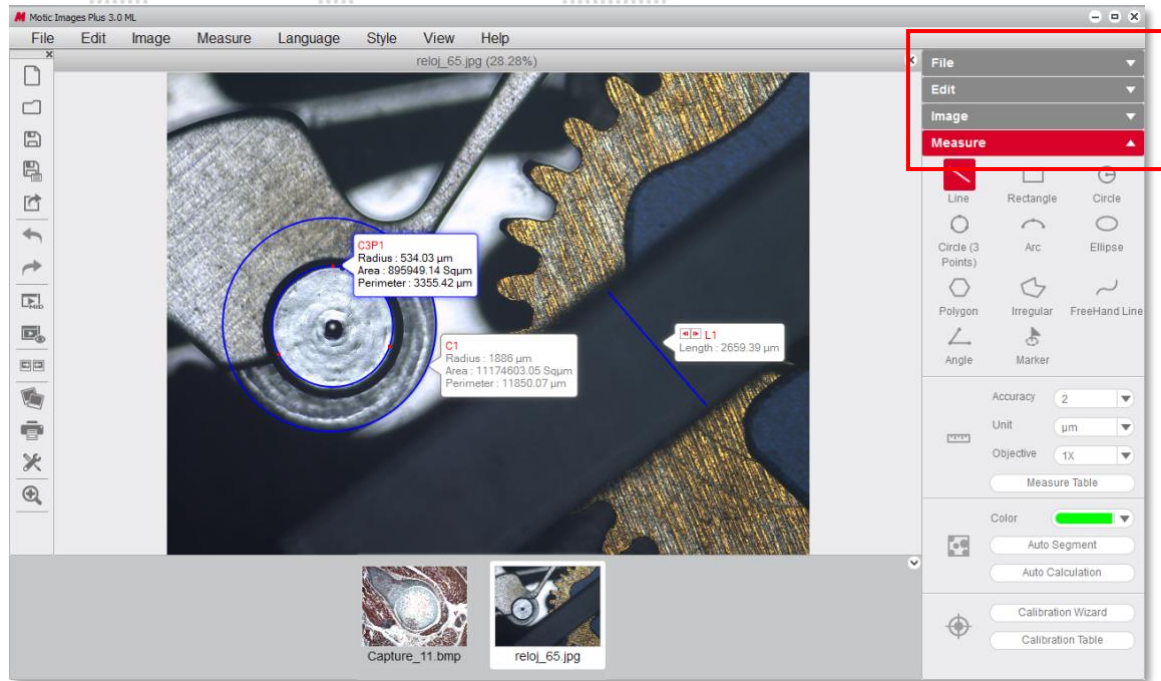

Por último, en el menú de ayuda puede abrir una interfaz de ayuda, así como la versión del software instalada.



Para ver más manuales y aprender sobre las diferentes funciones de nuestro software, visite nuestra web www.moticamseries.com

También puede contactar con nuestro Departamento Digital enviando un e-mail a la siguiente dirección: digital.support@moticEurope.com