



Come scegliere l'obiettivo corretto nella tavola di calibrazione (dopo l'acquisizione)

***NOTA:** Dopo aver calibrato il software (FAQ 2: Come calibrare con un punto) bisogna scegliere nella tavola di calibrazione l'obiettivo calibrato previamente. Ad esempio: **4x-Motic**


1. Dopo aver realizzato la calibrazione ed effettuato la prima misurazione, è possibile che la misurazione risulti incorretta.

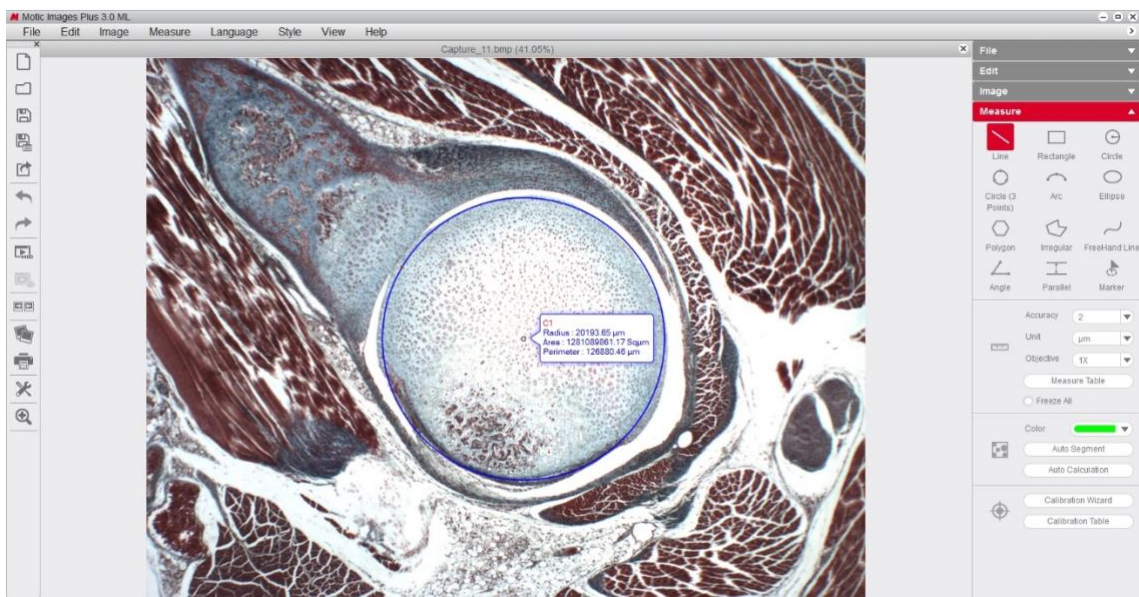


2. Bisogna andare al menù "misure" nella parte destra della schermata del software, e cliccare su "Tavola di Calibrazione" in basso.

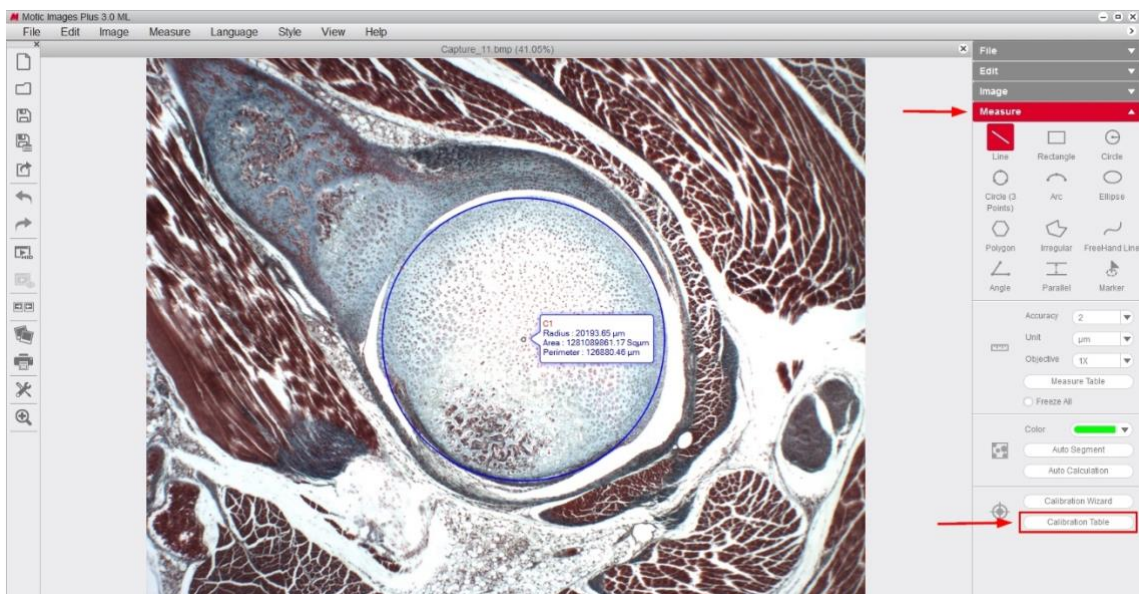

- In questa tavola appariranno alcuni obiettivi predeterminati (non calibrati), così come le nuove calibrazioni da noi realizzate. Bisogna scegliere l'obiettivo che è stato calibrato (per esempio **4x-Motic**), che dev'essere lo stesso con il quale è stata acquisita l'immagine.

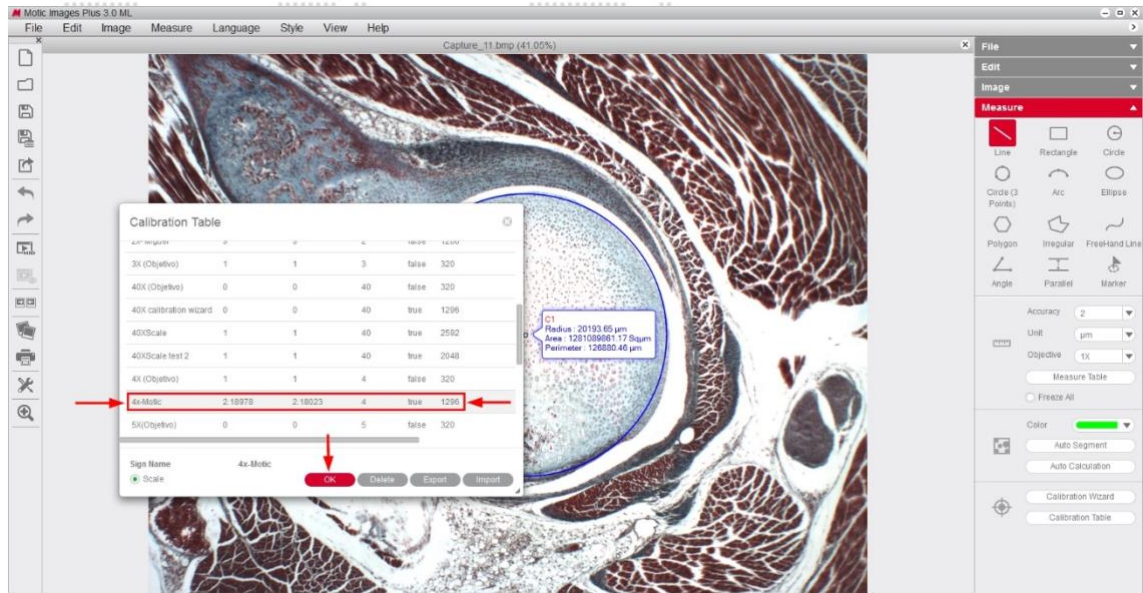

- In questo caso si noterà come la misurazione realizzata, una volta scelto l'obiettivo calibrato, cambierà e risulterà ora corretta.

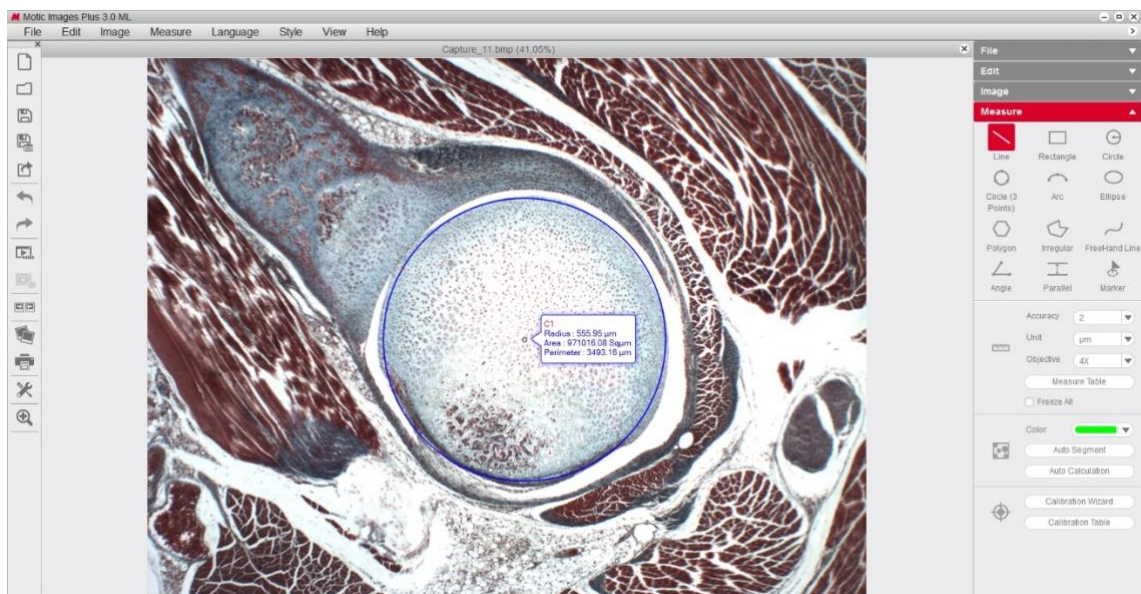

Per visualizzare altri manuali e saperne di più sulle diverse funzioni del nostro software, visitare il sito www.moticamseries.com

Potete contattare direttamente il nostro servizio di Supporto Digitale mandando un'e-mail a quest'indirizzo: digital.support@moticEurope.com