


Cómo elegir el objetivo correcto en la tabla de calibración (mediciones en vivo)

***NOTA:** Después de calibrar el software (FAQ 2 How to calibrate with dot) deberemos elegir en la lista de objetivos, el objetivo calibrado previamente, por ejemplo: **4x- Motic**

1. Una vez tengamos la calibración hecha y realicemos la primera medición es posible que las medidas no sean correctas.



2. En la parte superior del software, aparecerán algunos objetivos por defecto (no calibrados) y las nuevas calibraciones que nosotros hayamos hecho, seleccionamos la calibración correspondiente al objetivo que estamos utilizando, por ejemplo: **4x- Motic**, veremos que la medición realizada ahora es correcta.

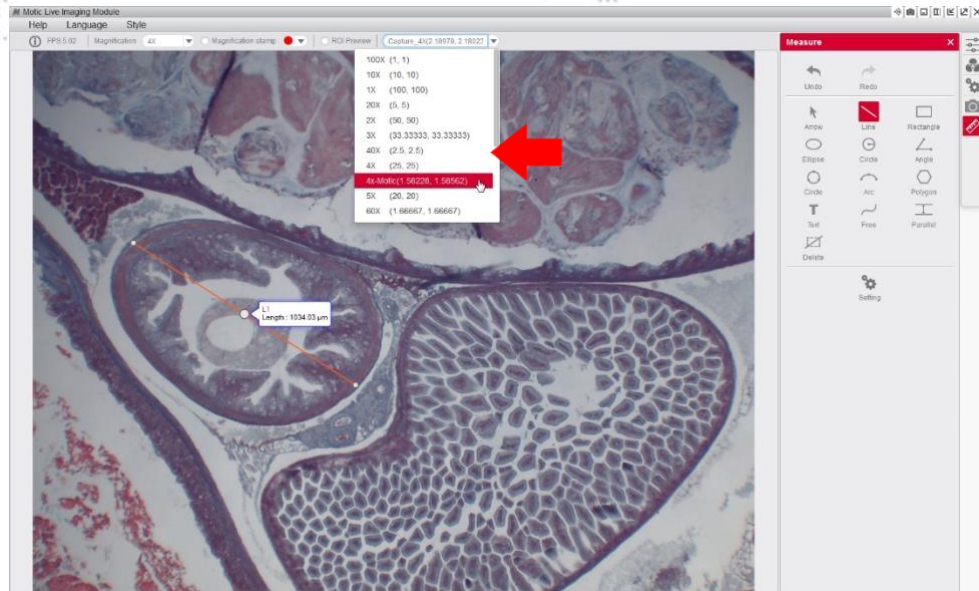

Para ver más manuales y aprender sobre las diferentes funciones de nuestro software, visite nuestra web www.moticamseries.com

También puede contactar con nuestro Departamento Digital enviando un e-mail a la siguiente dirección: digital.support@moticEurope.com