



## Comment changer la stratégie d'Exposition

**\*NOTE:** L'option qui permet de modifier la "stratégie d'exposition" par l'intermédiaire du logiciel pour obtenir une image en live plus rapide dépend aussi d'autres facteurs pouvant également avoir une incidence, tels que la quantité d'éclairage reçue par le capteur de la caméra, ainsi que les caractéristiques de l'ordinateur lui-même


1. Pour accéder à l'option **"Exposure Strategy"** vous devez aller dans les réglages avancés de la caméra (Motic Live Imaging Module).

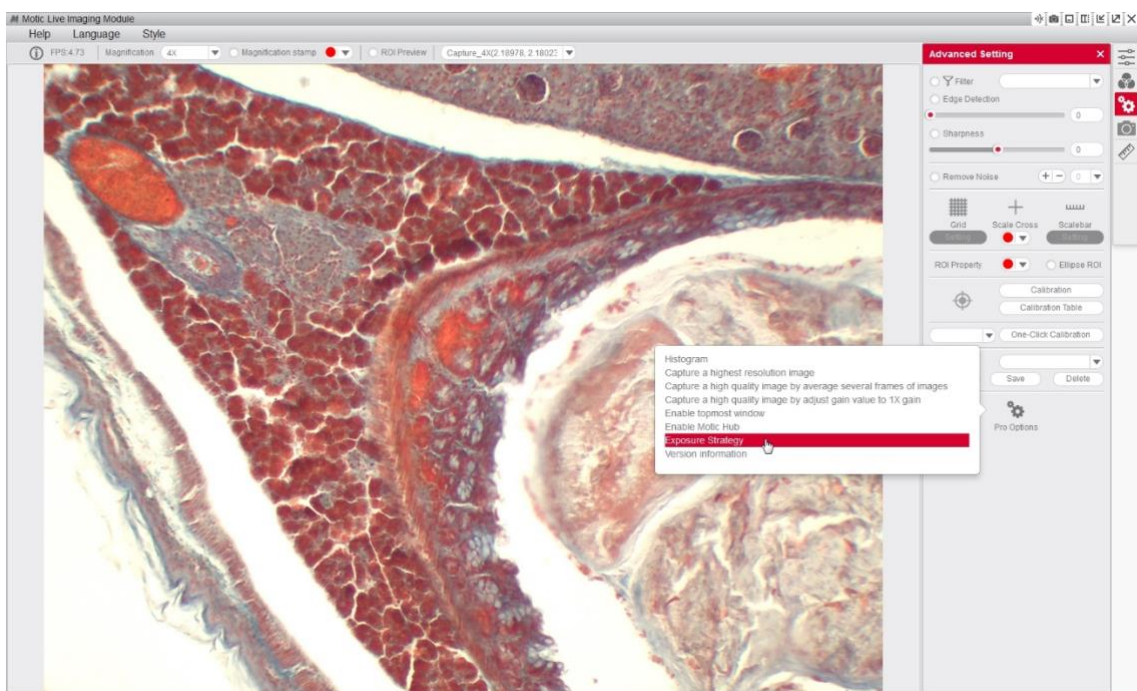

2. Il va apparaître une fenêtre avec 3 options.

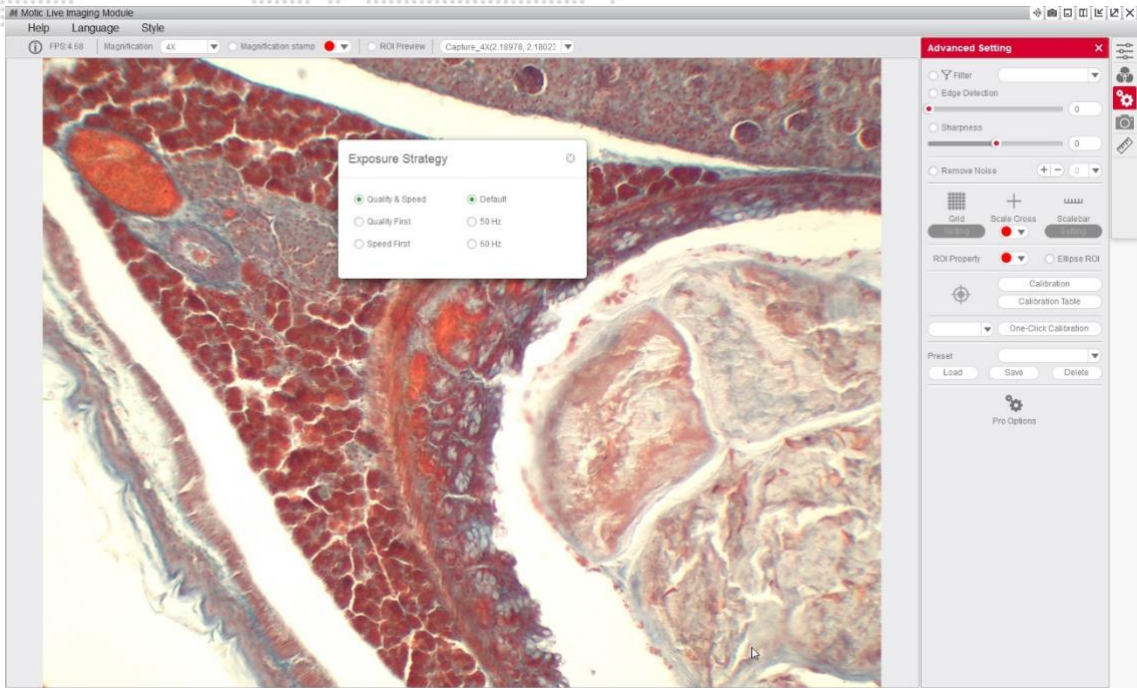

- **Quality & Speed:** Qualité image moyenne, et temps de réponse moyen (recommandé pour des caméras de milieu de gamme).
- **Quality First:** Image de haute qualité et temps de réponse lent (recommandé pour des caméras haut de gamme).
- **Speed First:** Qualité de l'image basse, mais temps de réponse rapide. (recommandé pour des caméras d'entrée de gamme).

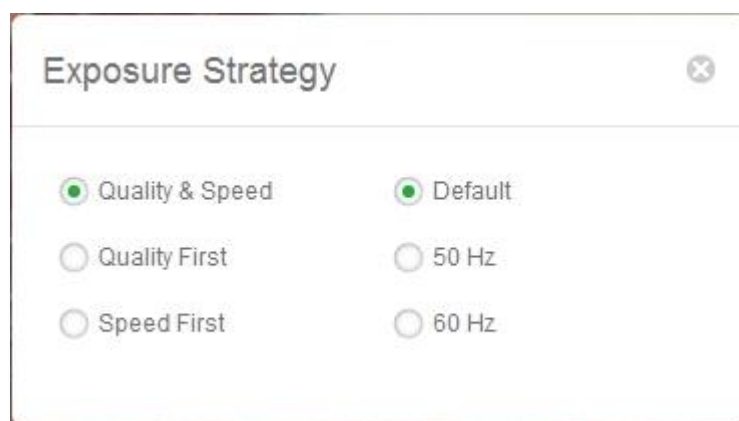

Pour consulter d'autres guides pour apprendre les différentes fonctions de notre logiciel  
Visitez notre web [www.moticamseries.com](http://www.moticamseries.com)

Vous pouvez également contacter notre Département Digital Support en écrivant un email à l'adresse suivante : [digital.support@moticeurope.com](mailto:digital.support@moticeurope.com)