



## Cómo cambiar la estrategia de exposición

**\*NOTA:** La opción que nos permite modificar a través del software “exposure strategy” para obtener una imagen en vivo más rápida, también está sujeta a otros factores que pueden influir en esta, como la cantidad de iluminación que recibe el sensor de la cámara así como las especificaciones del propio ordenador.


1. Para acceder a las opciones de “**Estrategia de exposición**” deberemos ir los ajustes avanzados desde (Motic Live Imaging Module).

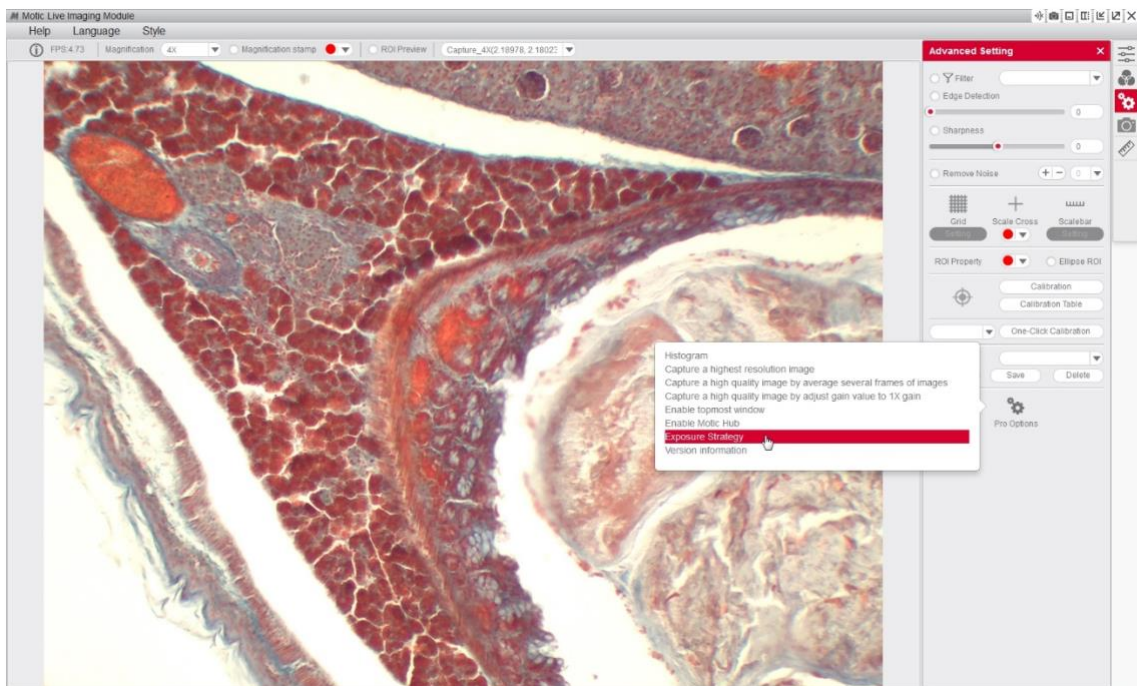

2. Nos aparecerá una ventana con 3 opciones.

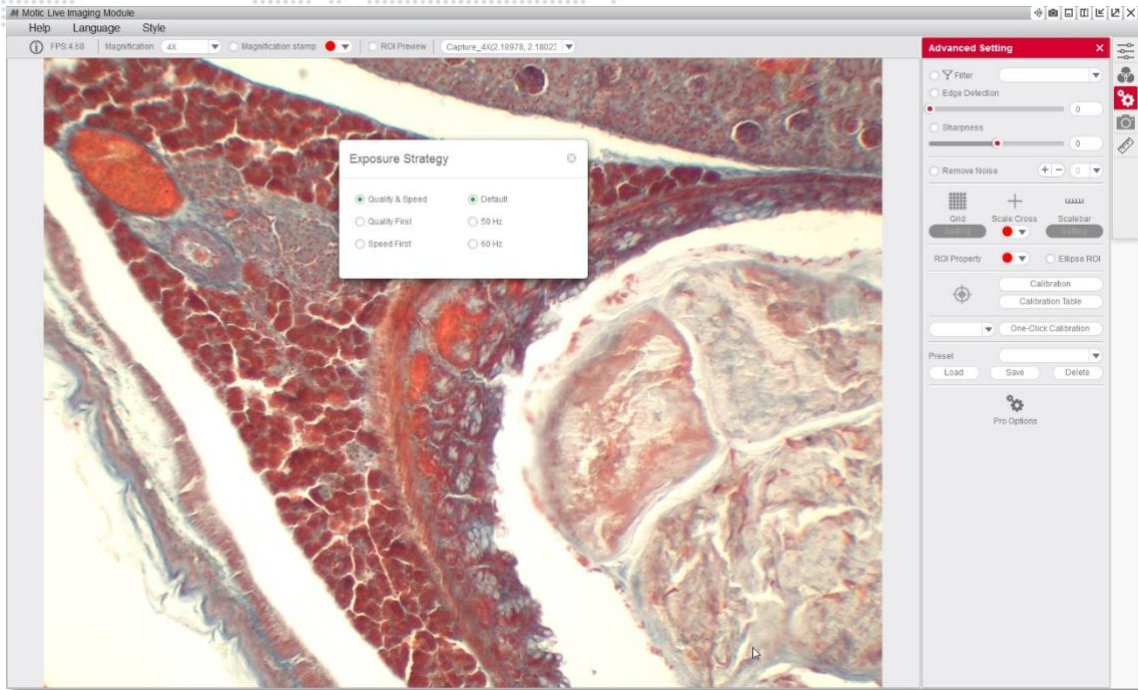

- **Quality & Speed:** Calidad de la imagen media y velocidad de respuesta media. (Recomendado para equipos de gama media).
- **Quality First:** Calidad de la imagen alta y velocidad de respuesta lenta. (Recomendado para equipos de alta gama).
- **Speed First:** Calidad de la imagen baja y velocidad de respuesta alta. (Recomendado para equipos de gama baja)

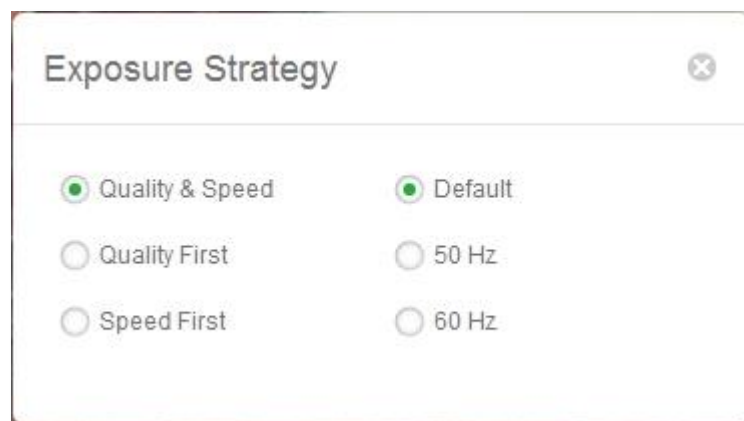

Para ver más manuales y aprender sobre las diferentes funciones de nuestro software, visite nuestra web [www.moticamseries.com](http://www.moticamseries.com)

También puede contactar con nuestro Departamento Digital enviando un e-mail a la siguiente dirección: [digital.support@moticEurope.com](mailto:digital.support@moticEurope.com)